


## INgezim PCV DAS

R.11.CIR.K2



**INgezim PCV DAS** được dựa trên một kỹ thuật ELISA Double Antibody Sandwich, sử dụng kháng thể đơn dòng (MAb) đặc hiệu của VP2 và PCV2. Một cái làm lớp phủ và một cái khác làm chất gắn kết.

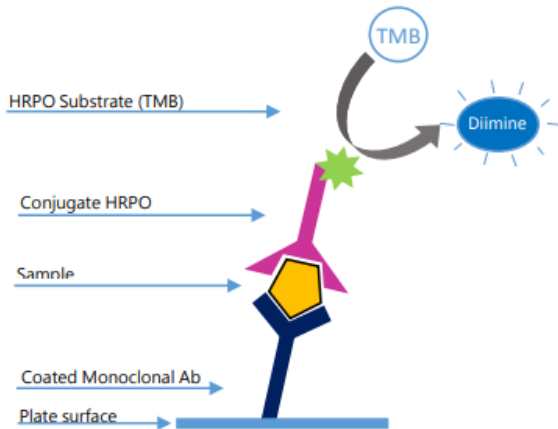

### CƠ SỞ KỸ THUẬT BỘ KIT

1. Các đĩa được phủ với MAb đặc hiệu đối với nucleoprotein.
2. Nếu các mẫu có chứa protein N của PCV, MAb sẽ bắt protein này.
3. Khi một MAb-PO khác, đặc hiệu đối với VP2 của PCV được thêm vào, nó sẽ liên kết với protein. Liên kết này được phát hiện bởi sự phát triển của phản ứng so màu sau khi bổ sung cơ chất.

### ỨNG DỤNG

Kiểm soát tải lượng virus trong vắc xin bằng phương pháp chuẩn độ.

### GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

Hiệu giá của mẫu được thiết lập là độ pha loãng cuối cùng có OD cao hơn OD đối chứng Âm nhân với hệ số cố định.

### THẨM ĐỊNH

#### ĐỘ NHẠY

Xét nghiệm có thể phát hiện 3ng VP2 tái tổ hợp tinh khiết của PCV type II

#### ĐỘ ĐẶC HIỆU

Xét nghiệm được đánh giá dựa trên tái tổ hợp protein khác nhau của các vi rút khác không liên quan đến PCV (VP7 của BTV4, BTV1, ADV gB, CCV, p80 của BVD), huyết thanh thai bê, bạch cầu và huyết tương. Không có phản ứng chéo nào được tìm thấy.



Eurofins-INGENASA  
 Avda. de la Institución Libre de Enseñanza 39, 8º  
 28037 MADRID (TÂY BAN NHA)  
 Điện thoại: (+34) 91 3680501  
[www.ingenasa.com](http://www.ingenasa.com)